

# Liste de vérification

---

## Liste de vérification pour visionner un montage au microscope

### A – faire la mise au point

- j'ai branché le microscope et allumé le système d'éclairage
- j'ai sélectionné l'**objectif à plus faible grossissement** en tournant le revolver
- j'ai déposé la **lame** sur la platine
- la lame est tenue en place par **les valets**
- j'ai **centré l'objet** à observer dans l'ouverture de la platine
- j'ai réglé l'**ouverture du diaphragme** à la moitié
- j'ai tourné la **vis macrométrique** de sorte à rapprocher la platine le plus près possible de l'objectif sans y toucher
- j'ai regardé dans l'**oculaire** et tourner la vis macrométrique de sorte à éloigner **lentement** la platine jusqu'à ce que l'objet apparaisse
- j'ajuste l'image avec la **vis micrométrique**
- j'augmente ou diminue l'éclairage avec le diaphragme

### B – agrandir l'image

- ce que je veux voir est **centré** lorsque je regarde dans l'oculaire
- je sélectionne l'**objectif à moyen grossissement** en tournant le revolver
- je fais la **mise au point** en ajustant l'image avec la vis micrométrique